



Arbeiten Sie noch mit Haushaltreinigern?

Rückstände auf Laborglas? Falsche Analysenresultate? Gehen Sie kein Risiko ein!

Rückstandsfreie Reinigung mit deconex® - Ihre Vorteile

Selbsttätige Reinigung

mechanische Bearbeitung durch Bürsten entfällt

Geprüfte Formulierung

synergistische Wirkung ausgearbeiteter Inhaltsstoffe

Sparsamer Einsatz

dank konzentrierter Wirkungskraft

Breites Wirkungsspektrum

vielseitig einsetzbar

Hervorragende Reinigungsleistung

entfernt zuverlässig organische und anorganische Rückstände, z.B. aus Synthese, Nährböden, Proteine etc.

Leichte Abspülbarkeit

aufgrund der Zusammensetzung

Analysenreine Oberflächen

analytisch belegt

Schützt die Umwelt

vor hohem Tensideintrag

Praktisch

deconex® Reiniger eignen sich zum Ansatz in Stadtwasser



borer

advanced cleaning solutions

Warum Sie auf Haushaltreiniger im Labor verzichten sollten

Das Problem

Im Laborbereich sind Haushaltreiniger aufgrund ihrer Zusammensetzung problematisch. Rückstände beeinflussen empfindliche Analysemethoden und führen zu falschen Resultaten.

Reinigungsleistung

Haushaltreiniger sind pH-neutral und weisen deshalb eine limitierte Reinigungskraft auf.

Tenside


Haushaltreiniger enthalten Tenside, die leicht schäumen und schwierig abzuspülen sind.

Duft- & Farbstoffe

Haften als Rückstände auf dem Glas.

Hautpflegekomponenten

Bleiben als Film auf der Glasoberfläche zurück.

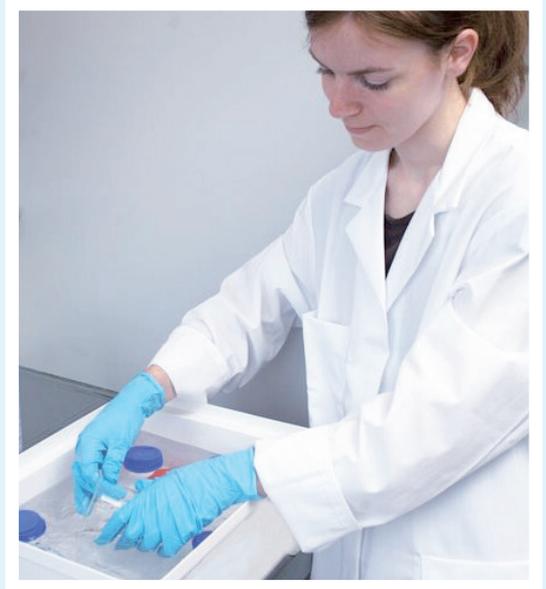

Erfahren Sie die überlegene deconex® Reinigungskraft

deconex® 12 BASIC

Mildalkalischer Reiniger mit hohem Quellvermögen. Wirkt gegen hartnäckige Rückstände. Eignet sich hervorragend auch für die Reinigung empfindlicher Glaswaren zur Abmessung sowie Küvetten.

deconex® 15 NF

Einziger, phosphatfreier Reiniger. Eignet sich besonders zur Vorreinigung vor der maschinellen Aufbereitung – ohne Zwischenspülen direkt in die Spülmaschine!

Übliche Dosierung

2.0% (V/V) bei 20 °C – 30 °C während 30 min. bis 120 min. Auch für die Anwendung im Ultraschallbad geeignet.



Ihr Resultat - Rückstandsfreie saubere Laborgläser!

deconex® für die professionelle Laborglasreinigung.



Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel. +41 32 686 56 00, Fax +41 32 686 56 90
www.borer.ch, office@borer.ch

deconex®